

粉碎机使用说明书

在使用本机前，请先关闭电源开关。

- 1、打开上盖（顺时针关，逆时针开）。
- 2、把干燥药物放入粉碎箱内。
- 3、将上盖关紧。
- 4、插上电源，打开定时器开关。
- 5、当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，即可关机。
- 6、打开上盖，倒出粉末

实验室粉碎机注意事项：

- 1、检查粉碎腔内是否有异物（开机前必须为空），接通电源。
- 2、拧紧上盖和粉碎腔的蝶形螺帽。
- 3、启动电机，空机转动 1-2 分钟。
- 4、如遇物料卡住，电机不转，请立即关闭，以免电机烧毁，待清除所卡物料后，可继续使用。
- 5、本机在使用过程中严禁打开上盖和用手伸入粉碎腔内。
- 6、本机系干式粉碎机，不宜粉碎潮湿物和油腻物。
- 7、本机采用过热保护器，如电机负载过大，会自动停机，如继续操作，请重新按下保护器。