



Jiuzhao / 九朝

# pH恒定控制系统使用说明书

GREEN SERIES

2022-06-02 13:43:46

## pH恒定控制系统

## 九朝新能源

电话:17301519899

网站:[www.czjiuzhao.com](http://www.czjiuzhao.com)

地址:常州市天宁区


● PWR

● CPU

● COM

**Kinco**

# GREEN SERIES

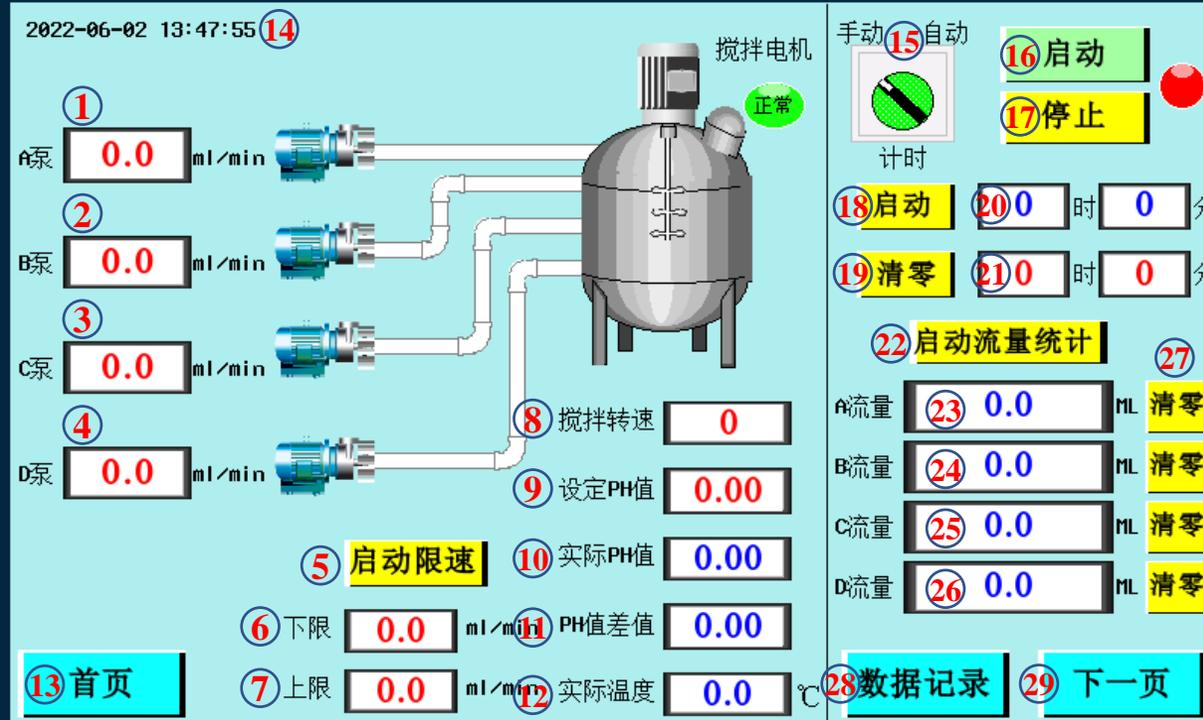

1. A泵速度设定值;
2. B泵速度设定值;
3. C泵速度设定值;
4. D泵速度设定值;
5. 自动模式下C泵限速开关;
6. 自动模式下C泵限速下限值;
7. 自动模式下C泵限速上限值;
8. 搅拌速度设定值;
9. 自动模式下pH值设定值;
10. pH计实际测量值;
11. pH设定值与实际测量值的差值;
12. 夹套温度实际值;
13. 首页跳转;
14. 隐藏界面跳转 (长按3秒);
15. pH自动控制和手动控制切换;
16. pH自动控制启动按钮;
17. pH自动控制停止按钮;
18. 泵计时启动按钮;
19. 计时清零按钮;
20. 计时显示;
21. 定时时间设置;
22. 流量统计启动按钮;
23. A泵累计流量显示;
24. B泵累计流量显示;
25. C泵累计流量显示;
26. D泵累计流量显示;
27. 流量统计清零按钮;
28. 数据记录界面跳转;
29. 下一页操作界面跳转。

Kinco

# GREEN SERIES

2022-06-02 14:01:13 (14)

搅拌电机 正常

1 0.0 ml/min (A泵)

2 0.0 ml/min (B泵)

3 0.0 ml/min (C泵)

4 0.0 ml/min (D泵)

5 启动限速

6 下限 0.0 ml/min

7 上限 0.0 ml/min

8 搅拌转速 0

9 设定PH值 0.00

10 实际PH值 0.00

11 PH值差值 0.00

12 实际温度 0.0 °C

13 首页

14 隐藏界面跳转 (长按3秒)

28 数据记录

30 启动 (A泵)

31 停止 (A泵)

32 启动 (B泵)

33 停止 (B泵)

34 启动 (C泵)

35 停止 (C泵)

36 启动 (D泵)

37 停止 (D泵)

38 启动 (电机搅拌)

39 停止 (电机搅拌)

40 上一页

● PWR

● CPU

● COM

Kinco

1. A泵速度设定值;
2. B泵速度设定值;
3. C泵速度设定值;
4. D泵速度设定值;
5. 自动模式下C泵限速开关;
6. 自动模式下C泵限速下限值;
7. 自动模式下C泵限速上限值;
8. 搅拌速度设定值;
9. 自动模式下pH值设定值;
10. pH计实际测量值;
11. pH设定值与实际测量值的差值;
12. 夹套温度实际值;
13. 首页跳转;
14. 隐藏界面跳转 (长按3秒);
28. 数据记录界面跳转;
30. 手动模式下A泵启动按钮;
31. 手动模式下A泵停止按钮;
32. 手动模式下B泵启动按钮;
33. 手动模式下B泵停止按钮;
34. 手动模式下C泵启动按钮;
35. 手动模式下C泵停止按钮;
36. 手动模式下D泵启动按钮;
37. 手动模式下D泵停止按钮;
38. 反应釜搅拌启动按钮;
39. 反应釜搅拌停止按钮;
40. 返回操作上一页。



# GREEN SERIES

**参数设置**

46	A泵最大额定流量 0.0 ml/min	50	A泵转速偏置 0.0 r/min	54	A泵额定转速 0.0 r/min	58	比例系数 0.000
47	B泵最大额定流量 0.0 ml/min	51	B泵转速偏置 0.0 r/min	55	B泵额定转速 0.0 r/min	59	PH差异值设置 0.000
48	C泵最大额定流量 0.0 ml/min	52	C泵转速偏置 0.0 r/min	56	C泵额定转速 0.0 r/min	60	实际PH值范围低_SET 0.00
49	D泵最大额定流量 0.0 ml/min	53	D泵转速偏置 0.0 r/min	57	D泵额定转速 0.0 r/min	61	实际PH值范围高_SET 0.00
						62	温度小数点位数_SET 0

**釜盖升降系统**

63 64 65

66 返回

**注意：执行以上操作时请检查釜体锁紧装置是否松开！**

- PWR
- CPU
- COM

46. A泵最大额定流量（系统参数）；
  47. B泵最大额定流量（系统参数）；
  48. C泵最大额定流量（系统参数）；
  49. D泵最大额定流量（系统参数）；
  50. A泵转速偏置修正；
  51. B泵转速偏置修正；
  52. C泵转速偏置修正；
  53. D泵转速偏置修正；
  54. A泵额定转速（系统参数）；
  55. B泵额定转速（系统参数）；
  56. C泵额定转速（系统参数）；
  57. D泵额定转速（系统参数）；
  58. pH调节比例系数（当pH值调节不稳定时，可适当改变该系数进行调整）；
  59. pH值偏差修正（当pH测量值与M300 pH显示值偏差较大，可进行微调）；
  60. 实际pH值下限（系统参数）；
  61. 实际pH值上限（系统参数）；
  62. 温度显示精度设置；
- 注：搅拌机构升降系统操作时请确保所有锁紧装置都松开！！！！**
63. 反应釜釜盖上升按钮；
  64. 反应釜釜盖停止按钮；
  65. 反应釜釜盖下降按钮；
  66. 返回操作界面。

**Kinco**