

搅拌脱泡机

一、基本原理

搅拌脱泡机通过 400G 以上的离心力，对从低粘度至高粘度的各种各样的材料，实现搅拌、分散和脱泡处理同时进行。另外，该机型装备了能够实现高精度脱泡运行模式，在因为添加了高粘度黏结剂和填料而造成粘度增加的材料脱泡中，也能发挥较好的性能。通过使用与种种容器相对应的各种夹具，就可以应对大多数的材料和用途。应用于利用少量材料而调制的生产和研究开发用途。

二、操作规程

- 1、依次打开插座电源开关、电源适配器开关、机器右下侧按钮开关
- 2、将搅浆盒连同配件一起称重，然后按下 **open**，将搅浆盒连同配件放入搅浆机中，并根据重量进行调整，关上搅浆机门。
- 3、然后检查 **MEMORY** 是否为第二个、**STEP** 是否为第一个，按下 **start**。
- 4、然后按下 **on** 按钮，超声破碎完成，打开隔音箱，取出样品，清洗探头。仪器停止后，按下 **open**，拿出搅浆盒和配件，关上门。再依次关下机器右侧按钮、电源适配器开关、插座电源开关。

三、注意事项

- 1、如更换配件，要搅大量浆料或者加球磨珠，使用前一定要先称重，进行配重调整；
- 2、可以根据自己需求调整 **MEMORY** 模式，但调整完需调整回来；

四、日常维护

- 1.定期检查配件；
- 2.定期检查仪器。

五、异常情况应对

- 1、如果搅浆机声音异常，请马上按下 stop，然后重新调整配件位置，可能没有卡住，然后重新启动。
- 2、如果 1 调整后还异常，重新称重进行配重。