

7.2. 操作说明:

- 7.2.1. 接上电源 AC 220V (需接于断路器上) L 接火线, N 接零线, \perp 接地线;
- 7.2.2. 打开照明;
- 7.2.3. 打开箱门, 将产品摆放于置物架上, 再将箱门关上。
- 7.2.4. 将本机电源开关按下, 电源指示灯亮即有电源供应, 再依所需温度调整设定温度, 设置如下 (例设定温度 130℃, 设定时间为 30 分钟, 升温速率平均 5℃/min):
- 7.2.5. 按下【试验启动】, 测试开始运行;
- 7.2.6. 温度到达设置温度并到达设定时间后, 自动停止;
- 7.2.7. 设定温度为常温, 设定时间为任意时间, 打开排风风扇, 按下【试验启动】, 测试开始运行;
- 7.2.8. 试验停止后, 打开箱门, 取出产品;
- 7.2.9. 关闭排风风扇, 关闭电源, 测试结束.